

# Manutenzione preventiva su FRIGORIFERO DA LABORATORIO

## Lista Operazioni

Controllo integrità targa ed etichettatura

Pulizia apparecchiatura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione,  
eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità supporti

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Controllo lampade e cristalli

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità parti in gomma

Controllo fusibili

Pulizia ed eliminazione di ghiaccio e condensa interne

Controllo motore

Controllo integrità termometro

Controllo temperatura tra quella imposta e quella misurata

Controllo ventilatori interni di circolazione aria

Controllo termostato

**Note** \_\_\_\_\_

**ESITO MANUTENZIONE SU Frigorifero da laboratorio** \_\_\_\_\_