

Manutenzione preventiva su CONGELATORE DA LABORATORIO

Lista Operazioni

Controllo integrità targa ed etichettatura

Pulizia apparecchiatura

Controllo integrità cordone di alimentazione, spina di alimentazione, eventuali prese elettriche ausiliarie e messa a terra

Controllo integrità dell'involucro dell'apparecchiatura

Controllo integrità e tenuta porta, sportelli, coperchi

Controllo funzionamento comandi diretti di attivazione e regolazione

Controllo integrità supporti

Controllo guaine, guarnizioni, membrane o parti di tenuta

Controllo assenza vibrazioni

Controllo stabilità meccanica dell'apparecchiatura

Controllo funzionamento luci, indicatori, spie luminose, display e similari

Controllo integrità parti in gomma

Controllo fusibili

Pulizia sistema di raffreddamento

Pulizia ed eliminazione di ghiaccio e condensa interne

Controllo motore

Controllo ventilatori interni di circolazione aria

Lubrificazione delle parti mobili

Controllo integrità termometro

Verifica/Controllo temperatura tra quella imposta e quella misurata

Verifica assenza sversamenti di acqua (se presente il circuito di sbrinamento)

Controllo del sistema scrivente, della qualità della traccia e dello stato delle penne

Controllo motoventilatori di raffreddamento o di circolazione aria

Controllo termostato

Controllo funzionamento allarmi

Controllo funzionamento dispositivo ripetizione allarme (se presente)

Note _____

ESITO MANUTENZIONE SU Congelatore da Laboratorio _____