

Analizzatore Elementare
Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale

Analizzatore di Carbonio totale TOC (Total Organic Carbon))

MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLO STRUMENTO

LISTA DI CONTROLLO

- ☐ Verifica conformità condizioni ambientali
- ☐ Verificare se sono presenti danni visivi (descrivere in caso di presenza)
- ☐ Verifica pulizia generale dello strumento
- ☐ Verificare il funzionamento e la pulizia di tutte le ventole interne di raffreddamento del sistema.
- ☐ Controllare la tensione di alimentazione.
- ☐ Verificare tutte le sicurezze

VERIFICA FUNZIONALE

- ☐ Test per verifica di tenuta del sistema
- ☐ Verifica stabilità dello strumento tramite detector
- ☐ Eseguire sequenza di bianchi e repliche C, H, N, S, O
- ☐ *Verifica risposta strumentale e repliche C, H, N, S, O*
- ☐ *Verifica riproducibilità e repliche C, H, N, S, O*

VERIFICA FUNZIONALE FINALE DEL SISTEMA

- ☐ Verifica finale del sistema operando secondo criteri e modalità previste da un metodo di prova individuato dal Responsabile del laboratorio o da persona da lui delegata